

# QuickScan II

envirologix.biolabtech.com.ua



## Ефективний

Має високу пропускну здатність - обробка до 22 тестів одночасно

## Компактний

Ергономічний апарат з великим сенсорним екраном

## Зручний

Має інтуїтивний інтерфейс. Стійкий до забруднення пилом корпус

## QuickScan II

Основні особливості програмного забезпечення

### Управління запасами


Облік тест-смужок та своєчасне нагадування про необхідність придбання

### Аналітика та зручне графічне оформлення результатів

Якісний аналіз даних допомагає у прийнятті рішень

### Гарантована якість

Завдяки унікальним ідентифікаційним кодам тест-смужок легко запобігти появі дублікатів  
Своєчасне нагадування про технічне обслуговування забезпечує дотримання стандартів якості

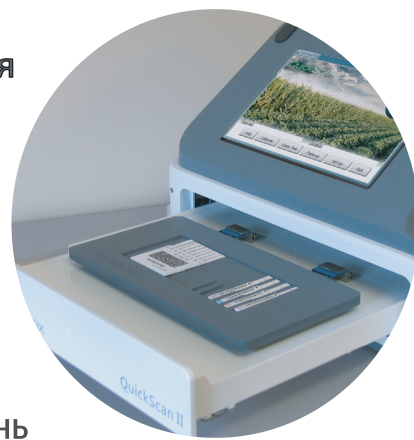

Офіційний дистриб'ютор в Україні

Київ, вул. Богомольця, 4, оф. 228  
Тел.: 38 044 492 81 88  
Моб.: 38 067 472 79 16  
info@biolabtech.com.ua






**Рекомендовано проводити тест на чистоту приладу (Clean Test) та перевірку гребінця (Check Comb) не рідше одного разу на день.**


1. Увімкніть апарат. Дочекайтесь появи головного меню QuickScan (якщо програма була закрита і видно лише робочий стіл Windows, двічі натисніть на значок QuickScan, щоб відкрити Головне меню).
2. Відріжте кінці тест-смужок, витягніть спеціальний тримач рідера, та відкрийте лоток для смужки (пам'ятайте, що тест-смужки або гребінці потрібно проаналізувати відразу після реакції)
3. Розмістіть гребінець та / або тест-смужку (-и) лицевою стороною догори у носії та обережно вставте тримач у рідер.
4. Натисніть кнопку "Розпочати тест" ("Read Test") на екрані головного меню (сканер розпочне аналіз гребінця або тест-смужок)
5. Коли з'явиться вікно із результатами аналізу, введіть ідентифікаційні дані зразку та / або дані постачальника, (наприклад, номер шкали або "ABC Trk 27")
6. Натисніть кнопку "Зберегти звіт" ("Save Report"), щоб зберегти PDF-версію результатів (можна запрограмувати рідер на автоматичне збереження всіх звітів).
7. Для друку натисніть кнопку "Друк звіту" ("Print Report"). Кнопка "Друкована квитанція" ("Print Receipt") друкує скорочений звіт.
8. Натисніть кнопку "Закрити" ("Close"), щоб виконати наступний тест (обов'язково введіть ідентифікаційні дані проаналізованого зразка, інакше дані не збережуться).



ГОЛОВНЕ МЕНЮ

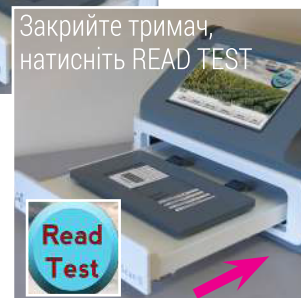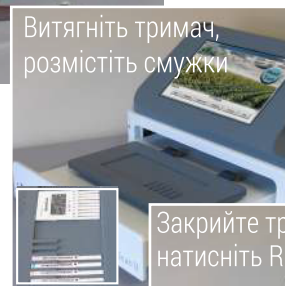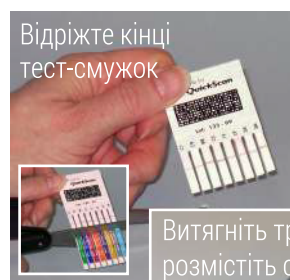

Заповніть ID зразка...Постачальника..Коментарі

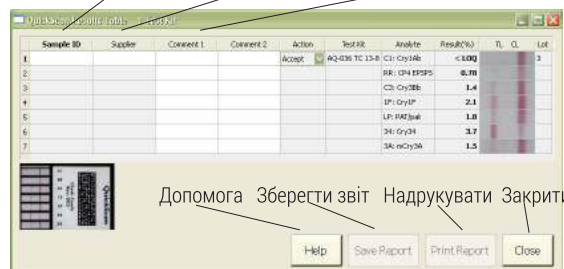

ЕКРАН З РЕЗУЛЬТАТАМИ